

各ユニットの外し方

保守や点検の際には、前面のパネルを外す必要があります。

前面パネルを取り外す前に、以下の準備をしてください。

溶媒瓶を溶媒架台からポンプより低い位置に下ろして下さい。

(有機溶媒の場合、装置の表面や各部品を溶解させることがありますので十分に注意して下さい。)

- 1) 下写真7-1の左右の筐体をつないでいる配管を8mmのスパナを使用し取り外します。
- 2) 前面の飾りパネルは下写真の様に強く手前に引くと、パネル上下にあるクリップがはずれ、パネルが取り外せます。
- 3) 各ユニットは以下の手順にて取り外します。

検出器 (R I ・ U V)

右背面の接続コネクタを外し、配管のIN・OUTを外します。前面の検出器の下のプレートに2つのネジを外し、装置全体を前面に引き出します。

ポンプ

装置背面の電源コネクタと、溶媒瓶からの配管を外しておきます。

ポンプ下(ポンプ台)と本体を止めている4つのネジを外し、ポンプ台に付いている取手を持ち前面に引き出します。

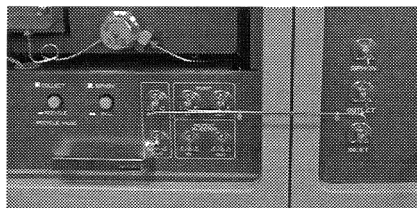


写真7-1