

バリアブルインジェクタ (#7725i)

- 1) LOAD 側にてサンプル注入時、シリンジが重い
- 2) INJECT 側にてシリンジが重く洗浄できない
- 3) 常用圧力が急に高くなった

以上の現象が現れた際には、バリアブルインジェクタ内部のローターシールもしくはステータフェイス Assy を交換する必要があります。以下にその交換手順と構造を示します。尚、装置の内部の点検修理のため

以下の修理は多少の経験者以外は行わないで下さい


◆当社技術サービスまでご連絡下さい

手順


- (1) 溶媒瓶より吸入ジョイントを取り外し低い位置に放置します
- (2) インジェクタのノブを付属の六角レンチを使って外します
- (3) 右側面カラムカバーを外し、プレカラムを取り付けてあるパネルをつまみネジをゆるめ外します。もちろん先に配管も外しておきます。
- (4) はじめにサンプルループを外します (1 番、4 番) 次に (2 番、3 番、4 番、5 番) を外し、黒色のコネクターを外します。
- (5) サイホン BOX 全面より + ネジ 2 本を外します
- (6) インジェクタバルブを装置の外に取り出します



カラムカバーの外し方

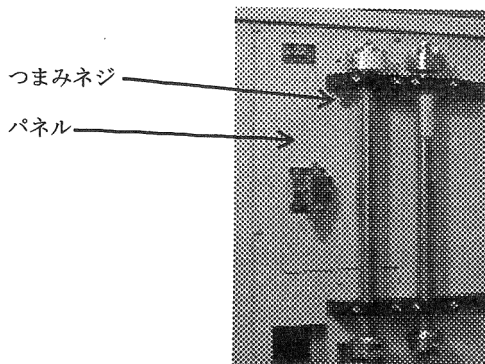

- (7) 六角レンチでステータスクリューを外します。ステータフェースとロータシールを垂直方向に抜きます。
- (8) 組立は下図（分解図）の順序で部品が元の位置に戻るように組み立ててください。

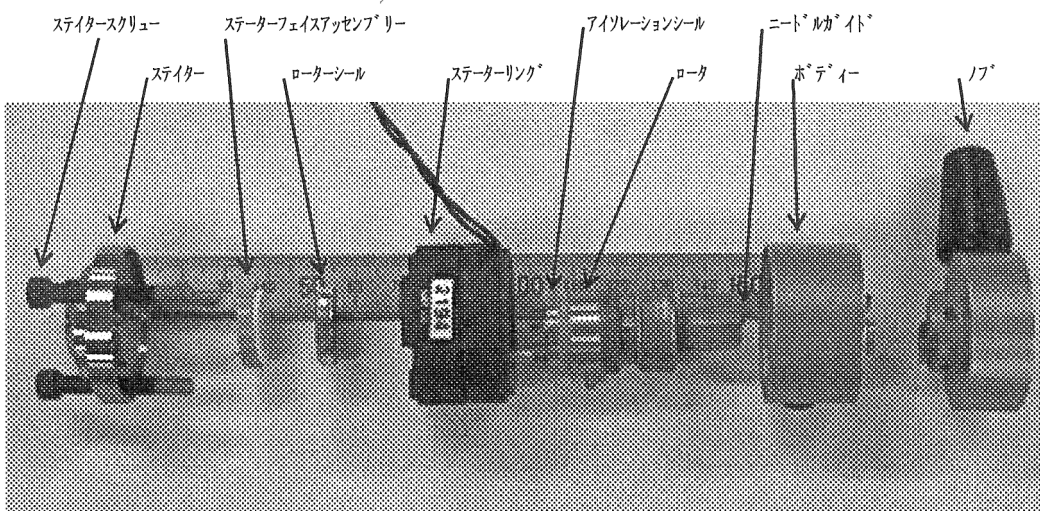

レオデザイン社製 #7725i 分解図