

光源ランプ

本体に使用している重水素ランプの平均保証寿命時間は、約 1000 時間です。フローセルを洗浄してもノイズが多い場合や、感度が極端に低下した場合には、重水素ランプの劣化が考えられます。

この様な時には以下の手順で新しいランプと交換して下さい。尚 UV 検出器本体を LC-918 本体より取り出す必要がありますので、多少の経験者以外の方は当社技術サービスまでご連絡下さい。

又、交換手順についても（別紙 UV ランプ交換マニュアル）をご請求下さい。