

## ポンプ

LC-918R/U型はダブルプランジャーのポンプを搭載しております。  
プランジャータイプのポンプの性能維持のために次の事を定期的に行って下さい。

### ポンプシールの交換

シールはお使いになる溶媒により耐久性は一定ではありませんが、半年には一度もしくは長期間使用しない場合は使用时必ずシール交換してからポンプの使用をお勧めいたします。

### 手順

- (1) 吸入、吐出のチェックバルブに接続している配管を外して下さい。
- (2) ポンプヘッドを固定している二本のネジ2.5mm 6角レンチで外します
- (3) ポンプヘッドを本体から引き抜いて下さい。
- (4) シール取り外し治具を使ってシールを取り外します。
- (5) 同じ治具を使って新しいシールを挿入して下さい
- (6) 取り外した順番通りに取り付けて下さい。

