

## 定期的保守点検項目一覧

	項目	処置内容	備考	保証寿命
溶媒	タンクフィルタ	定期的に超音波洗浄をして下さい	さびが出ると気泡を発生しやすくなりま	1年
	溶媒瓶	定期的に洗浄してください	ゴミ、ほこり等を取り除いてください	なし
ポンプ	ポンプシール	ヘッド部より洩れがないかまたまた圧力の変動など無いか点検する	保証寿命以内でも異常が見られれば交換をする	半年
	チェック弁	圧力の変動、送液不良などあれば分解洗浄をする	劣化がひどい場合は交換する	なし
	フランジヤ	溶媒に緩衝液等（塩溶媒）を使用した場合はフランジヤ洗浄ポートへ水を流し洗浄して下さい	フランジヤの劣化が見られる場合は、交換が必要です	なし
検出器	RI-50			
	光軸調整	オートゼロがきかないなど光軸調節の必要性	装置に衝撃など与えた場合光軸の調整が必要な場合があります	なし
	UV-50			
	光源ランプ	①ハロゲンランプの点灯 ②クロマトラムのノイズ	光源ランプの交換	1000時間
	フローセル	クロマトラムのノイズやコネクタからの液洩れ	分解洗浄又、交換	なし
	干渉フィルタ	挿入位置のずれがあれば正しくセットする	フィルタの曇りなどあれば拭き取る	なし
バルブ	インシエクタルバルブ	①急激な圧力上昇 ②ニートルポート部からの洩れ	ローターシール、ステーターなどの交換	なし
	リサイクルバルブ	リサイクルスイッチを押してリサイクルになるか点検する		なし
	フラクションサイホンバルブ	スイッチを押して出口が切り替わるか又、洩れなど無いか点検する		なし
配管類	カラム配管 溶媒配管 その他	配管切断面、配管継ぎ手部など錆、つぶれがあれば交換する		なし
カラム	フレカラム	圧力上昇など見られたときは交換する	種類により詰め替えも可能	なし
	カラム	第5章参照	第5章参照	なし
記録計	記録紙 紙送り ペン ペン振れ レンジ	分析の前は常に点検する		なし

※保証寿命は1日8時間の使用に対して保証できる寿命時間になりあくまで目安となります。