





LC-9201 型 , LC-9204 型 ポンプシール交換方法

LC-9201 型 (PI-50) , LC-9204 型 (PI-60) は , ダブルプランジャーポンプを搭載いたしております。ポンプシールはお使いになる溶媒 , お使いになる頻度により一定ではございませんが , **半年に一度** , もしくは**長期間使用しない場合は**使用時必ずシール交換してお使いになる事をお勧めいたします。



1) 左右, 及び上下の配管を外します。

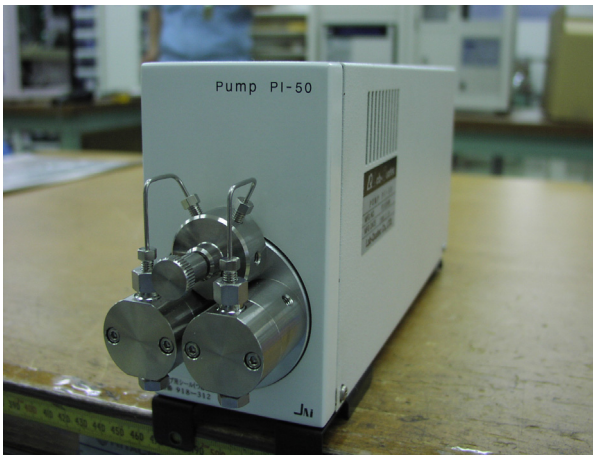

2) 左右, 上下のチェック弁を外す。

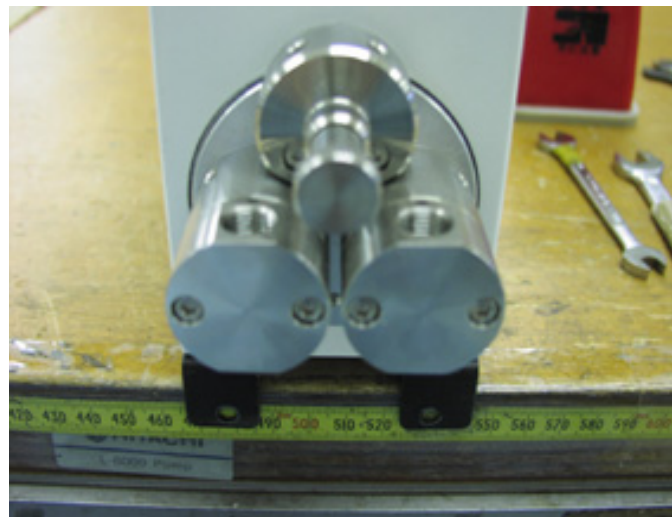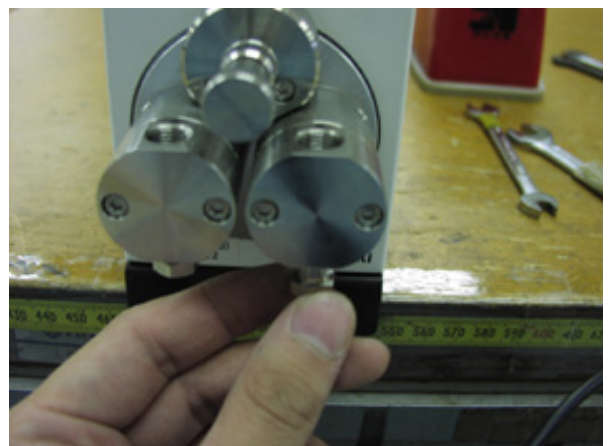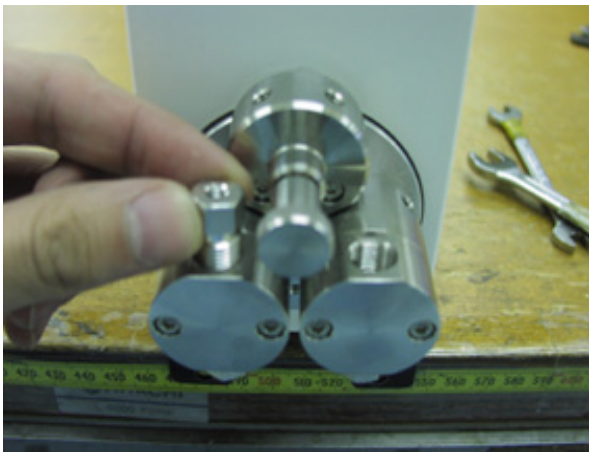

3) 六角レンチで前面のボルトをはずし、ヘッド部分を引き抜く。

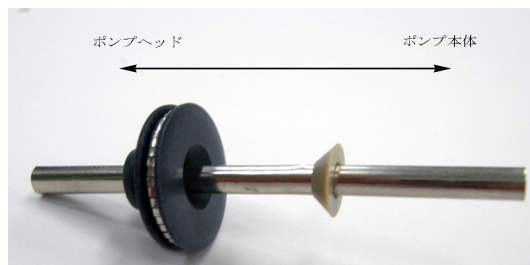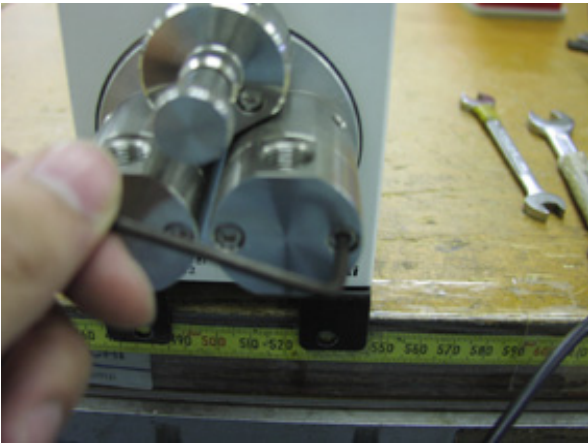

4) 左右のポンプシールを交換する。LC-9201 型用ポンプシール 品番 918-312 ポンプシールG
LC-9204 型ポンプシールG 品番 928-312






汚れがひどい場合には、更に奥のポンプシールを交換する必要があります。

5) 矢印のボルトを六角レンチではずし、左右の部品を引き抜く。

この時、ネジを均等に緩めないで、プランジャーを折ってしまう危険性があるので気をつけてください。更に引き抜く時、バネが飛び出る可能性があるので十分注意して引き抜いてください。

バネには向きがあります。細くなっている方が前向きです。注意してください。

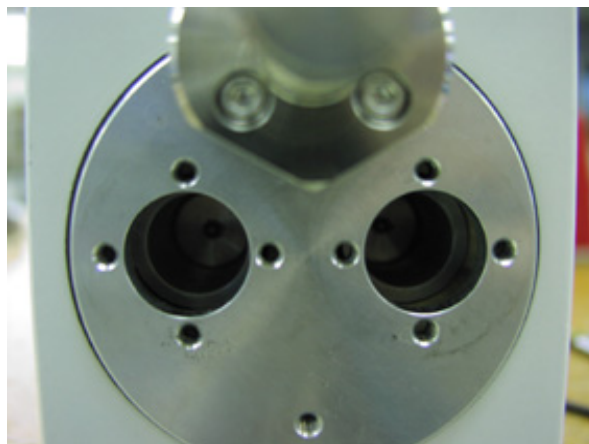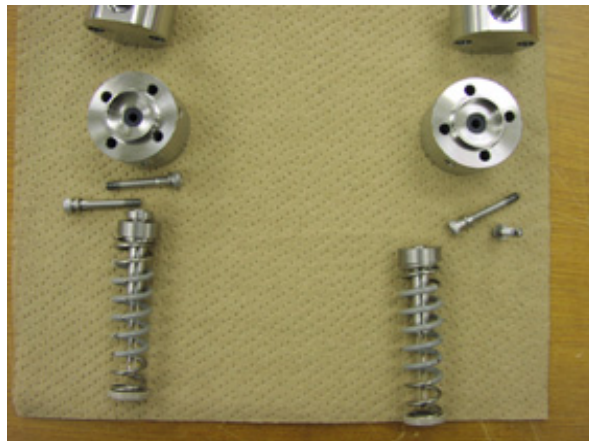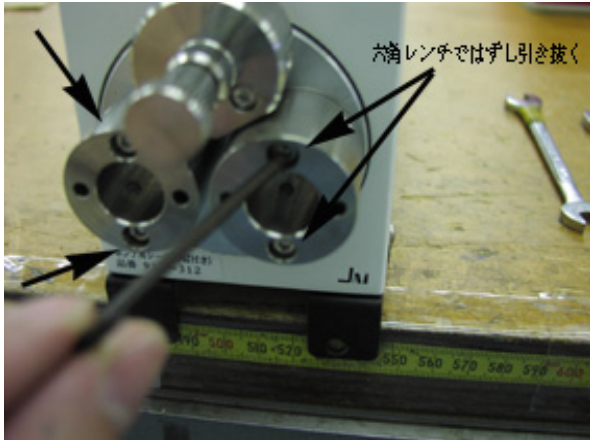

注意 バネを引き出した後、左右のシリンダの奥に小さな玉が入っています。中心から落ちていた場合シリコングリスなどを塗り中心に固定してください。

- 6) シールを交換する。LC-9201 型用部品番号 918-212 ポンプシールF
LC-9204 型用部品番号 928-012 ポンプシール
シール外し治具のネジ切りのしてある側でシールを引き抜く。



- 7) シール外し治具のネジを切っていない側に新しいシールを入れ、
押し込みシール交換完了



- 8) 分解と逆の手順で組み立てる。

