


BO-6 型オーブンヒーターの交換方法

1. 水色の外カバーをネジ 4 本を外して開ける
2. 炉本体をベース固定ネジ 4 本を外しベースより外に取り出す (Fig-1)
(ヒーター及び熱電対の配線は付けたまま)




(Fig-1)

3. 炉のカバーをネジ 4 本を外し上方へ引き外す (Fig-2)
カバーには裏側に断熱材が有りますのでヒーター線方向に引いてから上げる

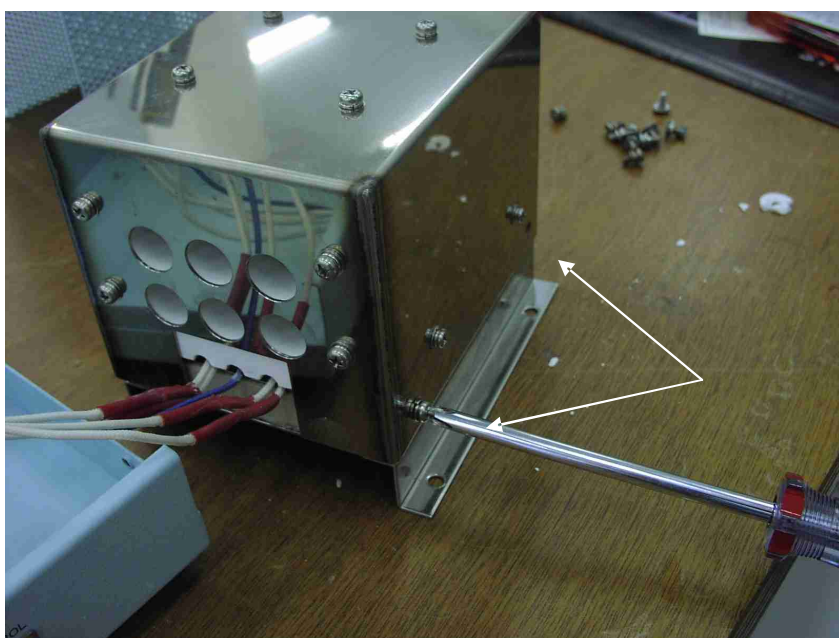


(Fig-2)

- 4) 横の穴 2 個所に 6 角レンチ (1.5mm) を差込、カートリッジヒーターを外す (Fig-3)
反対側も同じ

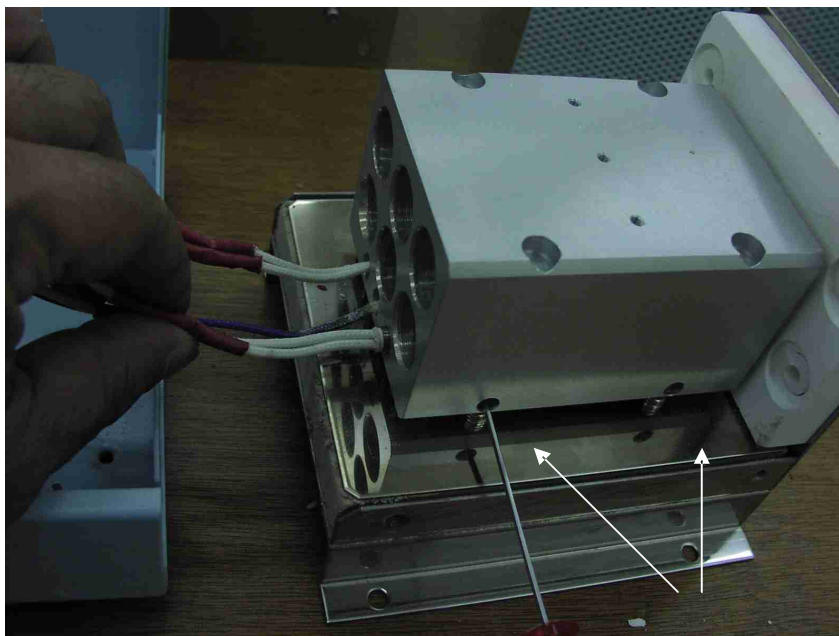

(Fig-3)

- 5) 9 ピンコネクターをネジとナット 2 本を外して外す
取り外したヒーターを 9 ピンコネクターより専用工具を使い引抜く 4 箇所 (Fig-4)
専用工具をハメコム 6 角レンチでピンを押す

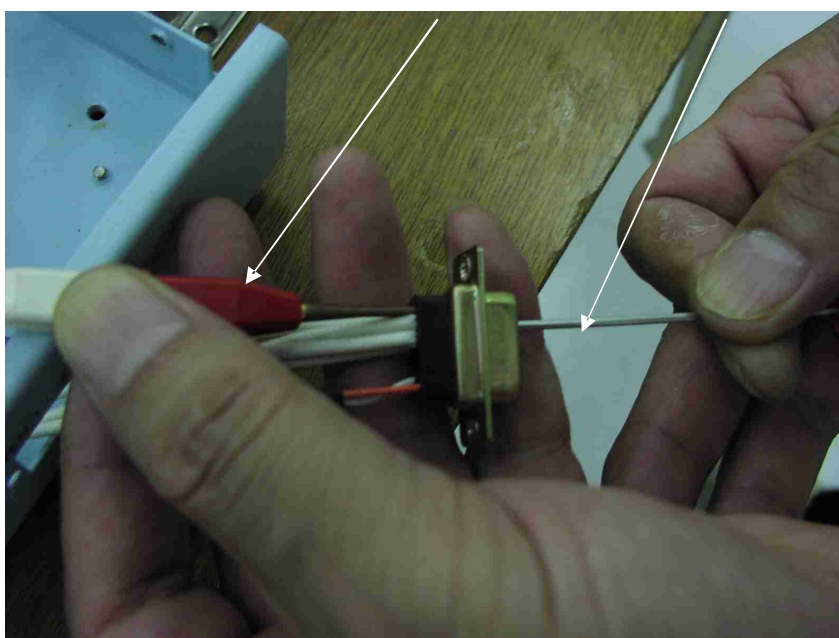

(Fig-4)


コネクターピンは 2 種類ありますので送付したヒーターのピンを確認して取りつける

引抜いたピンが下図のどちらかを確認する（幅の狭い方が New Type）

送ったヒーター（2種類から選ぶ）を9ピンハウジングに差し込む

ヒーターの1本を5番と9番 もう一本を4番と8番に差し込む

New Type

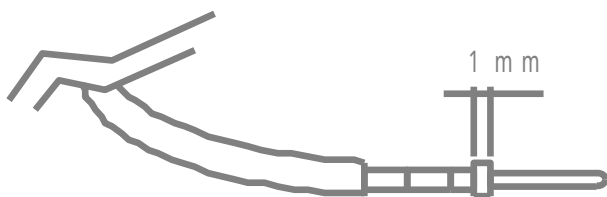

Old Type



- 送付品 1.旧型接続ピン付ヒータ 2本及び現行型接続ピン付ヒータ 2本
2.専用工具

以上