

保守点検の方法（２）

ヘッドスペースデバイス（オープン）の分解方法

- (1) 流路のコネクタ C I ⇒ (キャリアガス IN) P I ⇒ (パージガス IN) P O ⇒ (パージガス OUT) とニードルをはずします。
- (2) 高周波コネクタと温度調節用コネクタ (15 P I N) をはずします。
- (3) GCアダプタの補助天板からデバイス（オープン）を取りはずします。
ヘッドスペースデバイスを広い場所に置きます。
- (4) サイドカバーのとめねじ (6角穴付き M3 X 6mm 4本) を取りはずします。
- (5) ヘッドスペースデバイスの床の外側の断熱板は少し手前に引いて右に取り出します。

